

neodisher[®] LM 2

Слабощелочное моющее средство для использования в иммерсионных ваннах и пипеточных машинах



Свойства:

neodisher LM 2 содержит слабо пенящиеся поверхностно-активные вещества и различные усилители моющего эффекта. Растворы neodisher LM 2 хорошо смываются и практически не пенятся.

Так как neodisher LM 2 почти не пенится, его можно использовать для предварительной мойки, после чего инструменты и принадлежности можно мыть в моечной машине без предварительного ополаскивания. neodisher LM 2 удаляет органические загрязнения, такие как запекающаяся кровь, белок. Неорганические загрязнения, такие как стоматологический цемент, пищевые остатки и остатки жизнедеятельности подопытных животных, также могут быть помыты.

neodisher LM 2 очень хорошо подходит для мойки хирургических, стоматологических инструментов и особенно микроинструментов в ультразвуковой ванне. Если лабораторное стекло автоклавируется перед машинной мойкой, то мы рекомендуем влажное автоклавирование с добавлением 3% раствором neodisher LM 2.

neodisher LM 2 не повреждает материалы и используется для мойки всех видов лабораторных принадлежностей из стекла, керамики, легированной стали и пластмасс. Изделия из легких металлов должны быть протестированы перед мойкой.

neodisher LM 2 может использоваться в воде любой жесткости.

Области применения:

Ручная мойка в иммерсионных и ультразвуковых ваннах лабораторного стекла и хирургических инструментов в больницах, стоматологии, промышленных и биологических лабораториях. Мойка клеток подопытных животных. Мойка пипеток в специальных моечных машинах.

Применение/дозировка:

Время воздействия: 10-30 мин, раствор может быть нагрет для усиления моющего эффекта.

0,5-2, % в иммерсионной или УЗ-ванне,
1-3% для мойки пипеток в моечной машине.

В последствии раствор neodisher LM 2 должен быть полностью смыт. Не смешивать с другими продуктами.

Технические данные:

| | |
|---|-----------------------|
| Удельная масса (20°C): | 1,2 г/см ³ |
| Уровень pH (0,5-3,0% в деионизированной воде 20°C): | 10,3-11,7 |
| Вязкость (концентрат 20°C): | <10mPas |

Состав:

Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих средств 89/542/EWG:
<5% амфотерные ПАВ, анионогенные ПАВ
15-30% фосфаты.

СЕ-стандарт:

Neodisher LM2 соответствует закону о медицинских принадлежностях, согласно европейским директивам 93/42/ЕС.

Информация по хранению:

Продукт чувствителен к морозу. Срок хранения 4 года, при соблюдении условий хранения.

Меры предосторожности и советы по технике безопасности:

Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов.

neodisher[®] LM 2

Слабощелочное моющее средство для использования в иммерсионных ваннах и пипеточных машинах



ООО “Д-р Вайгерт сервис”

г. Москва, Саринский проезд 13, стр.28 Тел.: + 7 495 / 676-76-32, 676-28-09, 771-75-37, e-mail: info@drweigert.ru
г. Санкт-Петербург, Малая Посадская 15, офис 105, Тел./факс: + 7 812 / 326-25-77, e-mail: info.spb@drweigert.ru
г. Краснодар, ул. Товарная 2/2, офис 1, Тел./факс: + 7 8612 / 62-67-16, e-mail: info.kr@drweigert.ru
г. Владикавказ, Холодный переулок 2, Тел./факс: + 7 8672 / 40-25-22, e-mail: info.vl@drweigert.ru